

HI6542P Système modulaire multiparamètre

pH/Rédox/ISE et OD



Passez à la modularité !

Le système multiparamètre modulaire de laboratoire à écran tactile **Série HI6000** s'adresse aux professionnels de la recherche et du laboratoire exigeant une qualité de mesure irréprochable.

Il permet de mesurer jusqu'à 4 paramètres (pH, rédox, ions spécifiques et température).

HI6000 est une plateforme de mesure de laboratoire totalement flexible et personnalisable en fonction des besoins de l'utilisateur en matière de mesures et d'applications. Issu et conçu avec les technologies de dernière génération, il est sans conteste l'instrument de laboratoire le plus avancé et le plus performant du marché.

Modulaire par nature, il permet l'installation en simultané de 3 modules parmi quatre proposés par Hanna Instruments : pH/rédox, pH/rédox/ISE, oxygène dissous et conductivité. Associé aux capteurs appropriés, l'appareil fournit des mesures rapides et fiables affichées sur le grand écran tactile.

Un menu d'aide contextuelle et des vidéos didactiques accompagnent l'utilisateur dans toutes ses opérations pour une prise en main rapide.

L'utilisateur peut configurer l'instrument en fonction de ses propres besoins. L'instrument dispose de nombreuses fonctionnalités permettant de simplifier et optimiser ses routines de travail, tels qu'un grand choix de modes d'affichage, l'installation de profils d'applications pour un accès immédiat aux méthodes récurrentes, une connectivité polyvalente pour la sauvegarde et le partage des données.

Interface utilisateur

- Écran tactile capacitif multi-touch 7 pouces
- Icônes et symboles conviviaux
- 5 modes d'affichage différents :
 - Standard / BPL simple avec informations d'étalonnage / BPL complet avec l'état de l'électrode et le détail des points d'étalonnage / Graphique interactif mis à jour en temps réel / Données tabulées horodatées et notes

10 profils utilisateurs

- Pour un accès direct aux analyses quotidiennes, les utilisateurs peuvent enregistrer leurs procédures dans des profils regroupant toutes les données de configuration de leurs méthodes

Mesures

- Profils spécifiques à l'application permettent une mesure rapide et directe sans avoir à mettre à jour les paramètres du capteur et du système
- Indicateur de stabilité de la mesure (à l'aide du réglage des critères de stabilité)
- Modes de mesure : direct et direct/autohold
- Compensation / Correction de température automatique (à l'aide d'une sonde de température ou d'un capteur de température intégré à la sonde) ou manuelle
- Alarmes sonores pour les mesures en dehors des limites prédéfinies
- Entrées sondes isolées galvaniquement
- Sauvegarde des données et des paramètres dans une mémoire non-volatile

Enregistrement

- Enregistrement actif pendant la mesure
- Enregistrement d'au moins 1 000 000 points de données (avec horodatage)
- Modes de mémorisation au choix : manuel, automatique, point final (autohold)
- Identification de l'échantillon pour les mesures manuelles et mode autohold

Connectivité

- Fichiers d'enregistrements (*.csv) comprenant les mesures et les données d'étalonnage
- Export des données par FTP, e-mail ou USB
- Connexion ethernet et Wi-Fi
- Téléchargement des enregistrements à l'aide du serveur web intégré
- 2 Ports USB-A et 1 port USB-C pour connexion périphériques et PC

Support utilisateurs

- Vidéos tutorielles intégrées

HI6542P Système modulaire multiparamètre pH/Rédox/ISE/OD

Fonctionnalités et spécifications



Module pH/rédox/ISE
HI6000-2



Module OD
HI6000-4



HI764833
Sonde OD
polarographique

Le module **HI6000-2** permet de mesurer le pH, le rédox, les ions spécifiques et la température).

Choix de l'unité de mesure

- pH - pH, mV
- Rédox - mV, Rel.mV
- ISE - ppt, ppm, ppb, g/L, mg/L, µg/L, mg/mL, µg/mL, M, mol/L, mmol/L, %w/v, défini par l'utilisateur
- Modes de mesure :
 - Direct et direct/autohold
 - Addition connue, soustraction connue, addition d'analyte, soustraction d'analyte

Étalonnage

- Étalonnage du pH en 5 points avec reconnaissance automatique des tampons standards (tampons Hanna et NIST)
- Étalonnage ISE en 5 points
- Choix de tampons standards ou personnalisés pour l'étalonnage

Sondes fournies

HI1131B est une électrode pH combinée en verre, remplissable, à double jonction. La référence à double jonction et la conception du verre HT permettent à **HI1131B** d'être utilisée dans une grande variété d'applications, y compris les échantillons contenant des métaux et des températures élevées. La connexion de la sonde à l'unité est assurée par une connexion BNC isolée galvaniquement. La sonde de température en acier inoxydable **HI7662-TW** permet à l'appareil de compenser automatiquement la température (ATC) des mesures de pH.

Le module **HI6000-4** permet de mesurer l'oxygène dissous en mg/L, ppm ou en % saturation. Il dispose également de modes pour les applications du taux d'absorption d'oxygène (OUR), du taux spécifique d'absorption d'oxygène (SOUR) et de la demande biologique en oxygène (DBO) pour l'analyse par lots de plusieurs échantillons d'eaux usées municipales et industrielles. L'appareil guide efficacement l'utilisateur tout au long des procédures, conformément aux directives des méthodes standard, et est conçu pour simplifier les mesures et les calculs. Les rapports sont enregistrés pour les dossiers d'analyse.

Choix de l'unité de mesure

- OD - %Sat, mg/L, ppm
- DBO - ppm, mg/L
- OUR - ppm, mg/L
- SOUR - ppm, mg/L
- Pression - mmHg, mbar, kPa, inHg, psi, atm

Étalonnage

- Étalonnage automatique en un ou deux points à 100,0 % (8,26 mg/L) et 0,0 % (0,00 mg/L) de saturation
- Étalonnage manuel en un point en mg/L ou en % de saturation à l'aide d'une méthode de référence

Sonde OD fournie

L'instrument est livré avec la sonde sonde oxygène polarographique **HI764833**

Sa conception ultra-mince de 12 mm permet une mesure pratique dans des récipients étroits tels que des tubes à essai, des bouteilles ou des flacons DBO.

Spécifications

HI6542P

pH	Gamme*	-2,0 à 20,0 pH / -2,00 à 20,00 pH / -2,000 à 20,000 pH
	Résolution	0,1 pH / 0,01 pH / 0,001 pH
	Exactitude	±0,1 pH / ±0,01 pH / ±0,002 pH ±1 digit (le moins significatif)
	Compensation de température	Automatique ou Manuelle
	Points d'étalonnage	Jusqu'à 5
	Type	Automatique ; Semi-automatique ; Manuel
	Solutions tampon standards	Hanna et NIST pH 1,68, 3,00, 4,01, 6,86, 7,01, 9,18, 10,01, 12,45
	Tamppons spécifiques	Jusqu'à 5
	Groupes personnalisés	Jusqu'à 5
	1 ^{er} point d'étalonnage	Offset ou Points (défini par l'utilisateur)
mV	Gamme	±2000,0 mV
	Résolution	1 mV; 0,1 mV
	Exactitude	±0,2 mV ±1 digit (le moins significatif)
	Étalonnage	±2000,0 mV
ISE	Gamme	1,0×10 ⁻⁵ à 300,0 ppt (g/L ou mg/mL) / 5,0×10 ⁻³ à 1,0×10 ⁵ ppm (mg/L ou µg/mL) / 1,0 à 5,0×10 ⁷ ppb (µg/L) 1,0×10 ⁻⁷ à 10,0 M (mol/L) / 1,0×10 ⁻⁴ à 1,0×10 ⁴ mmol/L 1,0×10 ⁻⁶ à 60,0 % w/v 5,0×10 ⁻⁷ à 5,0×10 ⁷ utilisateur
	Résolution	1; 0,1; 0,01; 0,001 concentration
	Exactitude	±0,5 % de la lecture (ions monovalents), ±1 % de la lecture (ions divalents)
	Étalonnage	Automatique, jusqu'à 5 points avec 7 standards mémorisés + 5 standards spécifiques
	Groupes personnalisés	Jusqu'à 5
Oxygène dissous	Gamme*	0,0 à 500,0 % saturation ; 0,00 à 90,00 mg/L (ppm) concentration
	Résolution	0,1 % saturation ; 0,01 mg/L (ppm)
	Exactitude	Se référer à la sonde utilisée
	Étalonnage	Automatique, en 1 ou 2 points à 100 % (8,26 mg/L) et 0 % (0 mg/L) Manuel, en 1 point utilisant une valeur entrée par l'utilisateur en % de saturation ou en mg/L
Pression barométrique	Gamme	450,0 à 850,0 mmHg / 600,0 à 1133,2 mbar / 60,00 à 113,32 kPa 17,72 à 33,46 inHg / 8,702 à 16,436 psi / 0,5921 à 1,1184 atm
	Résolution	0,1 mmHg / 0,1 mBar / 0,01 kPa 0,01 inHg / 0,001 psi / 0,0001 atm
	Exactitude	±3 mmHg à ±15 % du point d'étalonnage ±3 mmHg ±1 dernier chiffre significatif
	Compensation	Automatique (baromètre intégré) ou manuelle
Température	Gamme*	-20,0 à 120,0 °C / -4,0 à 248,0 °F / 253,2 à 393,2 K
	Résolution	0,1 °C / 0,1 °F / 0,1 K
	Exactitude	±0,2 °C / ±0,4 °F / ±0,2 K
	Correction	Automatique ou manuelle
	Étalonnage	En 1 point, ajustable
Correction de salinité	Manuelle / 0,00 à 45,00 PSU ou g/L / 0,0 à 130,0 %	
Mesures	Modes	Direct, Direct/Autohold et applications spécifiques aux modules
	Critère de stabilité	Précis ; Moyenne ; Rapide
	Fréquence d'échantillonnage	1 s
Mémorisation	Type	Automatique, Manuel, Autohold
	Nombre d'enregistrements	50 000 maximum par fichier Stocke au moins 1 000 000 de points de données par utilisateur
	Intervalle automatique	1, 2, 5, 10, 30 s ; 1, 2, 5, 10, 15, 30, 60, 120, 150, 180 min
	Identifiant de l'échantillon	Mode incrémental ou manuel
	Export des données	fichier *.csv
Connectivité	USB-A	2 ports pour entrée clavier et/ou imprimante ou clé USB
	USB-C	1 port pour connexion PC ou clé USB-C
	Wi-Fi & ethernet	Transfert et téléchargement des enregistrements (serveur web / e-mail / FTP)
	RS232	Connexion de périphériques
Rappel d'étalonnage	Journalier : de 0 min. à 23 heures et 59 min Périodique : de 1 min. à 30 jours, 23 heures et 59 min Désactivé	
Profils utilisateurs	Jusqu'à 9 utilisateurs et compte admin (par défaut)	
Alimentation	Adaptateur secteur 24 VDC - 2 A	
Dimensions / Poids	205 x 160 x 77 mm / Environ 1,2 kg	

* Dans les limites de la sonde connectée

Présentation

HI6542P-02 est livré avec un module pH/rédox/ISE **HI6000-2** et un module OD optique (opdo*) **HI6000-4**, une électrode pH **HI1131B**, une sonde de température **HI7662-TW**, solution tampon pH 4,01 (2 sachets), solution tampon pH 7,01 (4 sachets), solution tampon pH 10,01 (2 sachets), solution de nettoyage pour électrodes (2 sachets), solution électrolyte 3.5 M KCl (30 mL), solution de conservation pour électrodes pH et rédox (25 mL), une sonde oxygène dissous polarographique **HI764833**, support d'électrode **HI764060**, une pipette capillaire, un câble USB-C/USB-A et un adaptateur secteur 24 V.

Modules

HI6000-1	Module pH/rédox
HI6000-2	Module pH/rédox/ISE
HI6000-3	Module EC
HI6000-4	Module OD

Électrodes pH recommandées

Toute électrode pH avec un **connecteur BNC** peut être utilisée, voir la liste complète sur notre site web.

HI1131B	Électrode pH combinée pour usage général, corps en verre, connecteur BNC et câble 1 m
HI1043B	Électrode pH combinée pour acides forts et bases, corps en verre, connecteur BNC et câble 1 m
HI1053B	Électrode pH combinée pour émulsions, corps en verre, connecteur BNC et câble 1 m
HI1083B	Électrode pH combinée pour utilisation en biotechnologie, corps en verre, connecteur BNC et câble 1 m
HI1048Y	Électrode pH/°C combinée pour applications fortement polluantes, corps en verre, à remplissage, connecteur BNC + RCA et câble 1 m
HI1131Y	Électrode pH combinée pour usage général, corps en verre, connecteur BNC + RCA et câble 1 m
HI1230Y	Électrode pH/°C combinée, électrolyte gel, corps plastique à bulbe sphérique, connecteur BNC + RCA et câble 1 m

Électrode rédox recommandée

Toute électrode pH avec un **connecteur BNC** peut être utilisée, voir la liste complète sur notre site web.

HI3230B	Électrode rédox combinée pour usage général, corps en plastique, connecteur BNC et câble 1 m
----------------	--

Sondes oxygène dissous

HI7641133	Sonde optique OD/°C (opdo*)
HI764833	Sonde OD polarographique

Sonde de température

HI7662-TW	Sonde de température
------------------	----------------------

Solutions

HI6016	Solution tampon pH 1,677, 500 mL
HI6004	Solution tampon pH 4,010, 500 mL
HI6007	Solution tampon pH 7,010, 500 mL
HI6010	Solution tampon pH 10,010, 500 mL
HI6124	Solution tampon pH 12,450, 500 mL
HI7040L	Solution zéro oxygène
HI7041S	Solution électrolyte pour sonde polarographique

Accessoires

HI920016	Câble USB type A vers C
HI6000180	Agitateur magnétique pour HI6000
HI731319	Barreau magnétique 25 mm (10 pcs)
HI731361	Barre de récupération pour barreaux magnétiques
HI764113-1	Smart cap pour sonde OD optique
HI764113-2	Récipient d'étalonnage/conservation pour sonde OD optique
HI764113-3	Manchon de protection en acier inoxydable pour sonde OD optique
HI76483A/P	Membranes de rechange pour sonde OD polarographique
HI764060	Support d'électrode pour série HI6000
SP6000-PRN02	Imprimante thermique pour série HI6000
SP6000-PRNRL	Rouleau de remplacement pour imprimante thermique

Série HI6000 **Système modulaire multiparamètre**

Découvrez nos kits préconfigurés

Chaque kit préconfiguré est fourni avec un support d'électrode, un kit de démarrage pour les solutions d'étalonnage, un adaptateur secteur et des accessoires.

Kit pH/Rédox/ISE

HI6222-02 est livré avec :

- Boîtier **HI6000**
- Module pH/Rédox/ISE **HI6000-2** (2 x) + Électrode pH **HI1131B** + Sonde de température **HI7662-TW**



Kit pH/Rédox/ISE + EC

HI6522-02 est livré avec :

- Boîtier **HI6000**
- Module pH/Rédox/ISE **HI6000-2** + Électrode pH **HI1131B** + Sonde de température **HI7662-TW**
- Module EC **HI6000-3** + Sonde EC/résistivité **HI7631233**



Kit pH/Rédox/ISE + OD optique (opdo®)

HI6542-02 est livré avec :

- Boîtier **HI6000**
- Module pH/Rédox/ISE **HI6000-2** + Électrode pH **HI1131B** + Sonde de température **HI7662-TW**
- Module OD **HI6000-4** + Sonde OD optique **HI7641133** + **HI7641133-1** Smart Cap™



Kit pH/Rédox/ISE + OD polarographique

HI6542P-02 est livré avec :

- Boîtier **HI6000**
- Module pH/Rédox/ISE **HI6000-2** + Électrode pH **HI1131B** + Sonde de température **HI7662-TW**
- Module OD **HI6000-4** + Sonde OD polarographique **HI764833**



Kit pH/Rédox/ISE + EC+OD optique (opdo®)

HI6553-02 est livré avec :

- Boîtier **HI6000**
- Module pH/Rédox/ISE **HI6000-2** + Électrode pH **HI1131B** + Sonde de température **HI7662-TW**
- Module EC **HI6000-3** + Sonde EC/résistivité **HI7631233**
- Module OD **HI6000-4** + Sonde OD optique **HI7641133**



Kit pH/Rédox/ISE + EC + OD polarographique

HI6553P-02 est livré avec :

- Boîtier **HI6000**
- Module pH/Rédox/ISE **HI6000-2** + Électrode pH **HI1131B** + Sonde de température **HI7662-TW**
- Module EC **HI6000-3** + Sonde EC/résistivité **HI7631233**
- Module OD **HI6000-4** + Sonde OD polarographique **HI764833**



Votre revendeur :

cloup

42 à 48 bd de Polangis - BP 260
94502 Champigny-sur-Marne - Cedex
☎ 01 48 83 21 76 - 📠 01 48 83 51 01
info@cloup.fr www.cloup.fr