

Fiche Technique

Configuration 1400 ST



815



Standard

Advanced



1300



Standard

Advanced



1400



Standard

Advanced



1600



Standard

Advanced

SOMMAIRE

1- Getinge, un partenaire leader à votre service	3
2- EQUIPEMENT	4
2.1 Conception.....	4
2.2 Fonctionnement.....	4
2.3 Caractéristiques techniques	5
3- ACCESSOIRES.....	6
3.1 Kit de compatibilité paniers	7
3.2 Paniers Simples.....	7
3.3 Accessoires amovibles pour Paniers Simples	8
3.4 Paniers Injecteurs longs	9
3.5 Paniers Injecteurs Courts.....	10
3.6 Paniers Injecteurs Aiguilles.....	11
3.7 Accessoires amovibles pour Paniers Injecteurs	11
3.8 Paniers Injecteurs Mélangés	12
3.9 Paniers Mixtes	13
3.10Transport et Stockage.....	13
4- PRESTATIONS	14
4.1 Installation	14
4.2 Formation.....	14
5- OPTIONS DISPONIBLES	15
5.1 Tension électrique.....	15
5.2 Kit Basse pression	15
5.3 Ensemble de Contact sec (x4).....	15
5.4 Connectivité imprimante.....	15

1- Getinge, un partenaire leader à votre service

1904

Founded in Getinge, Sweden

24.1 BSEK

Net sales 2018

90%

90% of sales go to hospitals,
10% to pharma & research

25,000

Customers in +135 countries

Gothenburg

HQ located in Sweden

+10,000

Employees worldwide



USA

Fairfield	Cardiac assist
Mahwah	Cardiac assist
Wayne	Instruments for vascular surgery, vascular implants
Denver	Chemical indicators
Merrimack	Products for the cardiovascular market

SWEDEN

Solna	Ventilators and anesthesia machines
Växjö	Disinfection equipment
Getinge	Sterilization equipment

FRANCE

Ardon	OR lights
La Ciotat	Vascular implants
Toulouse	Disinfection equipment
Vendome	Isolators, sterile transfer and sterile packaging

POLAND

Poznan	Sterilization equipment
--------	-------------------------

TURKEY

Antalya	Consumables for perfusion products
Ankara	Low temperature sterilization technology, and sterilization equipment



GERMANY

Hechingen	Consumables for perfusion products
Rastatt	Surgical tables, cardiopulmonary machines and other surgical equipment
Feldkirchen	Systems for hemodynamic monitoring

CHINA

Suzhou	Surgical tables, ceiling supply units cardiovascular products, and disinfection and sterilization equipment
--------	---

2-EQUIPEMENT

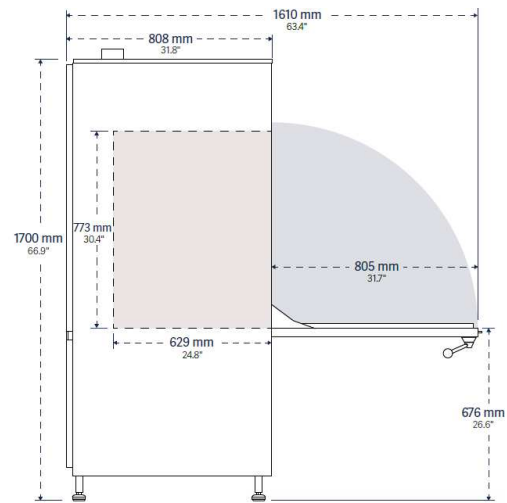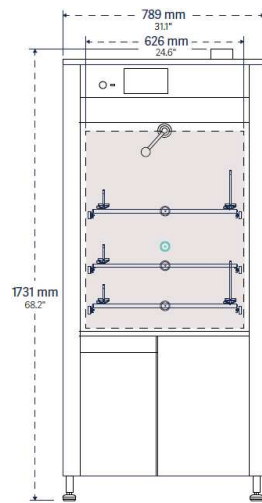

Séchage par les injecteurs



2.1 Conception

- Fabrication Française (Toulouse)
- Chambre et porte en acier inoxX2 Cr Ni 17-12 (316L).
- Châssis inoxX2 Cr Ni 18-10 (304L).
- Porte abattante avec verrouillage électromagnétique.
- Vue sur le process par oculus rétroéclairé.
- 3 niveaux de lavages indépendants.



2.2 Fonctionnement

- Programmation par microprocesseur PROLUX avec modification sous code d'accès des paramètres de fonctionnement (durées, température, concentration)
- Ecran tactile 7" intuitif et convivial.
- Verrouillage électromagnétique de la porte pendant le fonctionnement du laveur.
- Circuit hydraulique en inox avec pompe de recirculation et colonne de distribution équipée de bouches et clapets limitant les pertes de charges.
- Dosage des produits additifs effectué par 2 pompes péristaltiques.
- Détection du niveau dans les bidons de produit par flotteur.



- Séchage renforcé par insufflation d'air chaud filtré et forcé dans la cuve et via les injecteurs.
- Filtration HEPA pour une meilleure qualité de l'air de séchage.
- Stockage des produits de lavage (2 X 10 litres) dans un tiroir placé sous le laveur.
- 1 sortie USB 3.0 en façade.
- Laveur équipé en série d'un condenseur et d'un adoucisseur.
- Arrêt d'urgence.
- Neutralisation des effluents avant rejet à la vidange lors de chaque phase additivée.
- Refroidissement des rejets avant la vidange lors de chaque phase.
- Réglage de la température de séchage

2.3 Caractéristiques techniques


- Tension électrique : 380V T+T+N 50Hz, 19,5A/Phase, 13,5KW, Protection 25A
- Dimensions hors tout : Largeur 789mm Hauteur 1731mm Profondeur 808mm (867mm si option 1400-7)
- Dimensions internes disponibles : Largeur 626mm Hauteur 773mm Profondeur 629mm
- Volume de la cuve : 304L
- Débit de la pompe 600 L/min
- Poids 213 Kg
- Niveau sonore <63Db
- Déperdition calorifique : 1200 Kcal /H
- 20-25 litres par phase de lavage
- Possibilité de raccorder le laveur avec deux qualités d'eaux différentes pour le lavage et rinçage final
- Colisage :
 - o Poids : 250 Kg
 - o Dimensions : 1200 x 1000 x 2100 mm

3- ACCESSOIRES



Paniers de tous les laveurs 1400 anciennes générations compatibles avec la nouvelle.

6 combinaisons possibles

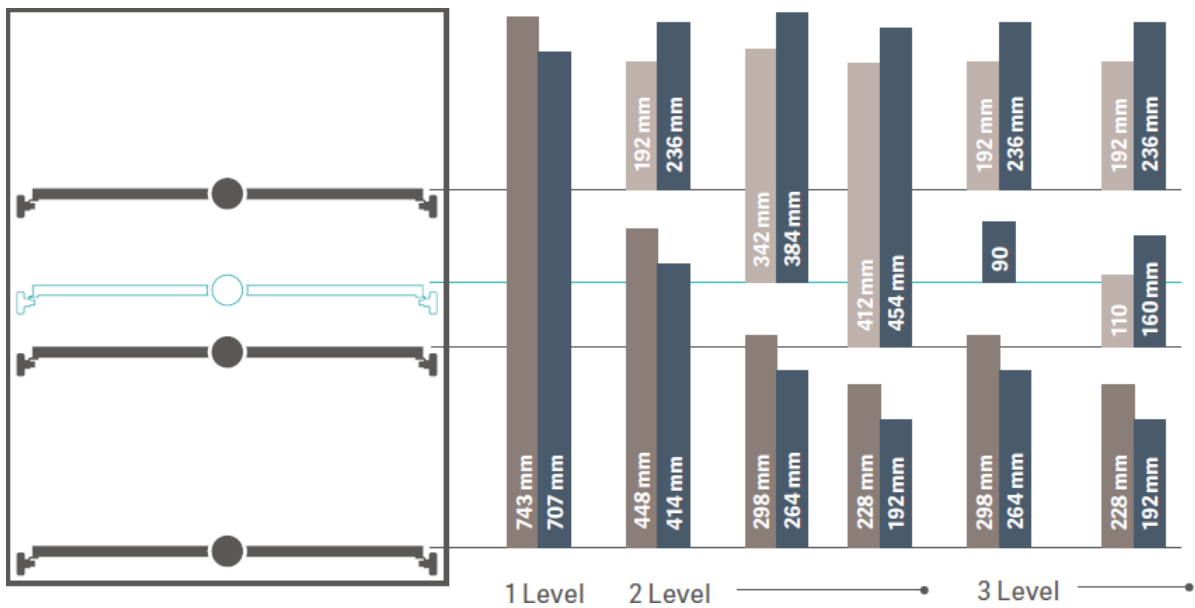





- PST Basic basket
- PSBT Basic basket with spray arm
- IXC / IXL injection racks (long / short jets)

3.1 Kit de compatibilité paniers









Références	Description
8151400-ADAPT	Kit roues pour réutiliser les anciens paniers

3.2 Paniers Simples

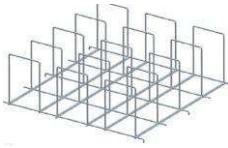Références	Description
 1400-PST	PST 14 - Panier Simple
 1400-PSBT	PSBT 14 - Panier Simple avec Bras
 1400-PSBT1/2	PSBT 1/2 14 - Demi Panier Simple avec Bras
 1400-BP	BP 14 - Panier pour boîtes de Petri

3.3

Accessoires amovibles pour Paniers Simples

Références	Description
	1400-SSL SSL 14 - Support Standard Long
	1400-SSL1/3 SSL 1/3 14 - Support Standard Long couvrant 1/3 du panier
	1400-SSC1/3 SSC 1/3 14 - Support Standard Court couvrant 1/3 du panier
	1400-GC GC 14 - Grille couvercle réversible pour panier simple
	1400-GC 1/2 GC 1/2 PS 14 – 1/2 Grille couvercle réversible pour panier simple
	8151600-LTC LTC - Panier en grille inox pour tubes longs avec couvercle
	8151600-LTCXL LTCXL - Panier en grille inox XL pour tubes longs avec couvercle
	8151600-STC STC - Panier en grille inox pour tubes courts avec couvercle



8151600-STCXL STCXL - Panier en grille inox XL pour tubes courts avec couvercle



8151600-CSTC CSTC - Petit couvercle pour STC/STCXL/LTC/LTCXL

3.4 Paniers Injecteurs longs

Références	Description
 1400-1IXL	1 IXL 14 - Panier 1 Injecteur Long
 1400-2IXL	2 IXL 14 - Panier 2 Injecteurs Longs
 1400-4IXLDIFF	4 IXL DIFF 14 - Panier 4 Injecteurs Longs avec boules de diffusion
 1400-9IXLDIFF	9 IXL DIFF 14 - Panier 9 Injecteurs Longs avec boules de diffusion
 1400-12IXL	12 IXL 14 - Panier 12 Injecteurs Longs
 1400-24IXL	24 IXL 14 - Panier 24 Injecteurs Longs



1400-36IXL 36 IXL 14 - Panier 36 Injecteurs Longs



1400-48IXL 48 IXL 14 - Panier 48 Injecteurs Longs



1400-64IXL 64 IXL 14 - Panier 64 Injecteurs Longs

3.5 Paniers Injecteurs Courts

Références	Description
------------	-------------



1400-48IXC 48 IXC 14 - Panier 48 Injecteurs Courts



1400-64IXC 64 IXC 14 - Panier 64 Injecteurs Courts




1400-81IXC 81 IXC 14 - Panier 81 Injecteurs Courts



1400-100IXC 100 IXC 14 - Panier 100 Injecteurs Courts

3.6 Paniers Injecteurs Aiguilles

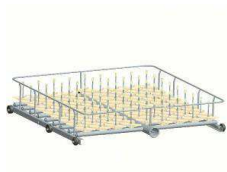

Références	Description
------------	-------------

1400-81IXA 81 IXA 14 - Panier 81 Injecteurs Aiguilles



1400-100IXA	100 IXA 14 - Panier 100 Injecteurs Aiguilles
--------------------	--

3.7 Accessoires amovibles pour Paniers Injecteurs

Références	Description
------------	-------------

1400-GCI36 GCIC36 14 - Grille de maintien pour panier 36 injecteurs

1400-GCI48	GCIC48 14 - Grille de maintien pour panier 48 injecteurs
-------------------	--

1400-GCI100 GCIC100 14 - Grille de maintien pour panier 100 injecteurs

1400-GCI	GCI 14 - Grille couvercle pour panier injecteurs
-----------------	--



1400-GCI 1/2 GCI 1/2 14 – ½ Grille couvercle pour panier injecteurs







3.8



Paniers Injecteurs Mélangés

Références	Description
	1400-32IXLC1/2 36 IXLC 1/2 14 – Demi Panier 32 Injecteurs Longs & Courts
	1400-36IXLC 36 IXLC 14 - Panier 36 Injecteurs Longs & Courts
	1400-48IXLC 48 IXLC 14 - Panier 48 Injecteurs Longs & Courts
	1400-64IXA/2 64 IXA 1/2 14 - Panier 64 Injecteurs 1/2 Aiguilles 1/2 Courts
	1400-64IXLC 64 IXLC 14 - Panier 64 Injecteurs Longs & Courts
	1400-81IXA/2 81 IXA 1/2 14 - Panier 81 Injecteurs 1/2 Aiguilles 1/2 Courts
	1400-81IXLC 81 IXLC 14 - Panier 81 Injecteurs Longs & Courts
	1400-100IXA/2 100 IXA/2 14 - Panier 100 Injecteurs 1/2 Aiguilles 1/2 Courts

3.9 Paniers Mixtes

Références	Description
 1400-PS/124PIP	PS/124PIP 14 - Panier mixte simple + 124 Pipettes
 1400-31PIP/24IXLC	31PIP/24IXLC 14 - Panier mixte 31 Pipettes + 24 Injecteurs Longs & Courts
 1400-PS/32IXLC	PS/32IXLC 14 - Panier mixte simple + 32 Injecteurs Longs & Courts
 1400-4EP/24IXLC	4EP/28IXLC 14 - Panier mixte 4 Eprouvettes inclinées + 24 Injecteurs Longs & Courts

3.10 Transport et Stockage

Références	Description
 1400-RP	RP 14 - Meuble de rangement de paniers à 3 niveaux
 1400-TN	TN14 - Trolley tous niveaux pour laveur 1400LX

4- PRESTATIONS

4.1 Installation

La prestation d'installation de nos équipements est assurée par la société Getinge France, qui bénéficie d'une équipe dédiée de plus de 100 techniciens Getinge certifiés.

Une visite de pré-installation sera réalisée à la suite de la commande afin de vérifier la conformité des utilités résumées dans le tableau ci-dessous :

CONFIGURATION 1400			
Requirements			
Utilités	Tension & Protection	380V T+T+N 50 Hz	Puissance 13,5KW, Consommation 19,5A/phase, protection 25A/phase
		380V T+T sans N 50 Hz	Puissance 13,5KW, Consommation 19,5A/phase, protection 25A/phase
		220/240V T+T 50 Hz	Puissance 13,5KW, Consommation 34A/phase, protection 40A/phase
	Arrivées d'eau	Eau Froide	raccord fileté male Ø 20/27 (3/4"), 2bars<Pression<6bars
		Eau Purifiée	raccord fileté male Ø 20/27 (3/4"), 2bars<Pression<6bars
		Eau Chaude	raccord fileté male Ø 20/27 (3/4"), 2bars<Pression<6bars, T < 50 °C
		Vidange	tube fixe double Ø intérieur 40 (1,6"), 800mm <Hauteur< 900mm

Il appartient au client de mettre en conformité ses utilités avant installation.

4.2 Formation

En fin d'installation, le technicien GETINGE France organise une session de formation dédiée aux utilisateurs afin de comprendre les différentes fonctionnalités de l'équipement et de pouvoir assurer seul la programmation et le lancement des cycles, le changement des détergents, ainsi que la gestion des différentes alarmes.

5- OPTIONS DISPONIBLES

5.1 Tension électrique

Nous conseillons le raccordement des équipements en 380/400 V triphasé + terre + neutre 50Hz. Néanmoins, nous avons la possibilité de pouvoir adapter nos équipements aux tensions suivantes :

- **Ref N°1400-1** : 220/240V TRI 50 HZ
- **Ref N°1400-2** : 380/400 V triphasé sans neutre + terre 50Hz avec un transfo d'isolement directement intégré dans le laveur.

Nota : Le choix de cette option ne pourra pas être modifié après commande.

5.2 Kit Basse pression

Ref N°1400-3 : Notre équipement sera équipé d'une pompe et d'une électrovanne basse pression intégrée permettant de pallier au manque de pression de votre réseau (< 2 bars) ou d'une installation d'eau imposant de puiser dans une cuve.

5.3 Ensemble de Contact sec (x4)

Ref N°1400-4 : L'équipement sera en mesure de relayer les signaux suivant : cycle en cours, alarme détectée, pilotage d'un extracteur et pilotage de la boucle d'eau.

5.4 Connectivité imprimante

Ref N°1400-5 : Un port RS232 et un port Ethernet en façade arrière permettent la connexion d'une imprimante

Votre revendeur :



42 à 48 bd de Polangis - BP 260
94502 Champigny-sur-Marne - Cedex
☎ 01 48 83 21 76 - 📠 01 48 83 51 01
info@cloup.fr www.cloup.fr